

BLUESPRAY® utilisé avec BLUESTAR® Magnum

PRÉPARATION À L'UTILISATION

Dévissez la bouteille vide
fournie dans le kit
BLUESPRAY®.



A sa place, vissez le flacon de BLUESTAR® Magnum
déjà activé avec ses pastilles oxydantes.



VAPORISER

Pour pulvériser BLUESTAR®
Magnum, appuyez sur le bouton
poussoir.



Les meilleurs résultats sont obtenus en relâchant la pression de
façon **INTERMITTENTE ET SANS AGITER**, à une température
comprise entre 15 et 40°C (entre 60 et 120°F).

Si la réserve de pression devient trop froide lorsque vous la tenez
en main, vous pouvez l'insérer dans le manchon en mousse
fourni qui agira comme un isolant thermique.

Pour conserver une pression suffisante lors des utilisations
prolongées, vous pouvez utiliser deux réservoirs de pression en
alternance, afin de les échanger quand elles se refroidissent.

REMPACEMENT DU RÉSERVOIR



Pour remplacer le réservoir de pression,
déverrouillez le réservoir de pression usagé en le
tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une
montre



Verrouillez le nouveau réservoir de pression en
le tournant dans le sens des aiguilles d'une
montre sur la tête du BLUESPRAY®, tout en pla-
çant le bouton poussoir sur la valve.

PRECAUTIONS

Après utilisation et en déplacement, videz ou
fermez le flacon du BLUESTAR® Forensic Magnum
à l'aide du bouchon fourni.

Au cours des manipulations, ne pas retourner le
BLUESPRAY® pour ne pas risquer de faire couler le
BLUESTAR® Magnum.

Bluestar

1 avenue Henri Dunant
BP 246 - 98000 MONACO
question@blue-spray.com